

H型セル ～ VB8 ～ フランジガラスセル

■ セル構成

★ 30200 φ3 テフロンチューブ 2m

① テフロンチューブ (PTFE) 2m

★ B800 作用電極セルキャップ

- ※1 ② O-リング1 (バイトン) 1個
- ③ 電極ホルダー (PTFE) 2個 ※φ6電極適合
- ※1 ④ O-リング2 (バイトン) 2個 ※φ6電極適合
- ※1 ⑤ シリコン栓 (シリコン) 1個
- ⑥ セルキャップ1 (PTFE) 1個
- ※1 ⑦ O-リング3 (シリコン) 1個

★ B800 対極セルキャップ

- ③ 電極ホルダー (PTFE) 1個 ※φ6電極適合
- ※1 ④ O-リング2 (バイトン) 1個 ※φ6電極適合
- ※1 ⑦ O-リング3 (シリコン) 1個
- ⑧ セルキャップ2 (PTFE) 1個

★ B800 フランジガラスセル 2個

⑨ フランジガラスセル (パイレックスガラス) 2個

★ B800 ガasket 2枚 ※隔膜・ガラスフィルタ使用時に必要

⑩ ガasket 1 (バイトン) 2枚

■ 交換用パーツ

(※1) B800 セルキャップ用 ゴム 3回分

★ B800 フランジ固定用 クランプ

- ⑬ 固定用クランプ1 (PP) 1個
- ⑭ 六角ボルト (SUS304) 4個
- ⑮ 固定用クランプ2 (PP) 1個
- ⑯ ローレットナット (SUS304) 4個

★ B800 フランジガラスセル用 固定台

⑰ セル固定台 (SUS304/ゴム足) 1個

★ B800 ガラスフィルタ

⑪ ガラスフィルタ (G4, 孔径: 5~10 μm) 1個



★ B800 ガラスフィルタ用 ガasket

⑫ ガasket 2 (バイトン) 1個

※ガラスフィルタ使用時に必要

ガラスフィルタ使用時は
⑩⑪⑫を使用

隔膜使用時は⑩のみ使用

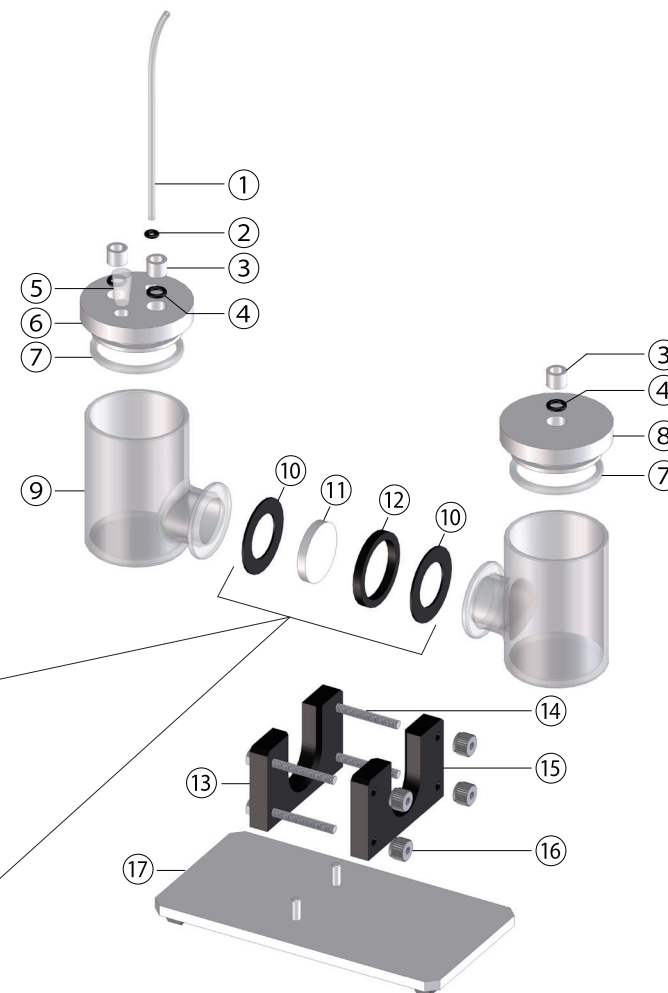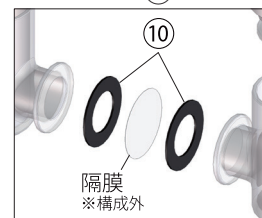

スターターキットには★マークが含まれております

株式会社 イーシーフロンティア

〒619-0237 京都府相楽郡精華町3丁目2番30号

(TEL) 0774-39-8299 (FAX) 0774-39-8010 (MAIL) info@ec-frontier.co.jp

https://www.ec-frontier.co.jp

